


P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

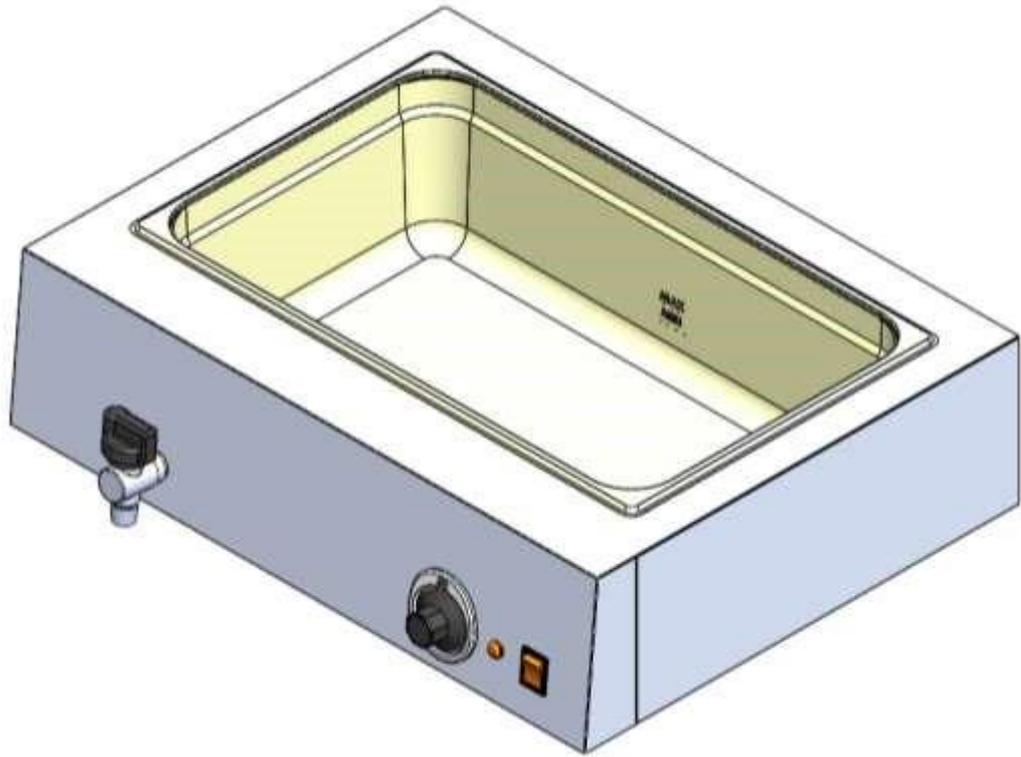

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Banho-Maria

PNH

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE MANUAL

BM01/0



Ler as instruções antes de utilizar o aparelho



Instruções importantes para a segurança. Perigo de acidente iminente se não observadas **Nota**



prática para o utilizador.



Instruções só para pessoas devidamente qualificadas.

1. Segurança e uso apropriado

1.1. Instruções de segurança

O equipamento é seguro de utilizar e cumpre os requisitos de segurança Europeus em vigor. Porém, o uso inadequado pode levar a acidentes pessoais e danos materiais. Para assegurar o funcionamento correto e seguro, ler este manual antes de utilizar o equipamento. Este manual contém avisos importantes sobre a instalação, segurança, utilização e cuidados a ter com o equipamento.

Guardar este manual para futura consulta. Entregar o manual junto com o equipamento a um eventual novo proprietário do equipamento.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem do uso inadequado ou incorreto. Por favor notar que as instruções neste manual não substituem as características técnicas gravadas na chapa de características fixa no equipamento.



Ler com atenção as instruções de segurança!



Antes de utilizar o equipamento, verificar que não existem eventuais danos visíveis. Nunca utilize um equipamento danificado

- ⚠ Ligar o equipamento a um circuito elétrico com ligação terra. A segurança elétrica do equipamento só é garantida se esta tiver uma correta ligação.**
- ⚠ Este equipamento é fornecido com terminal de ligação equipotencial na parte posterior, o qual deverá ser devidamente ligado ao circuito terra por um instalador autorizado.**
- ⚠ Não ligar o equipamento à fonte alimentação, com uma ficha múltipla ou uma extensão. Estes não garantem a segurança do equipamento**
- ⚠ A instalação e intervenções de reparação devem cumprir rigorosamente com os regulamentos de segurança locais e nacionais em vigor.**
- ⚠ Manter o equipamento sempre limpo deve efetuar uma limpeza profunda regularmente.**
- ⚠ Perigo de queimaduras! Não tocar nas superfícies interiores da cuba enquanto estas estiverem quentes.**
- ⚠ Perigo de queimaduras! Não abrir a válvula de drenagem de água enquanto esta se encontrar quente.**
- ⚠ Nunca utilizar o equipamento com o nível de água abaixo da marca de mínimo (MIN), sob pena de causar danos ao equipamento.**
- ⚠ Só pessoas devidamente qualificadas e credenciadas podem efetuar a instalação e as reparações do equipamento. O fabricante não é responsável por danos que resultem de reparações e outras intervenções efetuadas por pessoas não qualificada**

1.2. Finalidade de uso

Os Banho-Maria PNH foram desenvolvidos para possibilitar a conservação de comida através de aquecimento indireto.

O fabricante não aconselha qualquer outro tipo de utilização, porque esta pode ser perigosa.

1.3. Requisitos ao utilizador

O equipamento deve-se manter fora do alcance das crianças e deve supervisiona-las para assegurar que não brincam com o equipamento

1.4. Reciclagem

Tratamento do material de embalagem: Antes de utilizar a equipamento pela primeira vez, retirar os plásticos de proteção do aço inox. Reciclar a embalagem de transporte e todos os materiais de proteção.




Verificar a eliminação segura de todas as embalagens plásticas. Manter as embalagens plásticas fora do alcance de crianças. Perigo de sufocar!



Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais que, quando incorretamente manuseados colocam em perigo a saúde humana e o meio ambiente. Não deposite, qualquer parte ou componente do equipamento, no lixo doméstico; coloque-os em centros de recolha/reciclagem ou contacte o seu fornecedor ou autoridades locais para aconselhamento.

2. Características Gerais:

- Construção geral em aço inox;
- Interruptor geral estanque (1)
- Sinalizador de aquecimento (2)
- Termostato de ajuste aquecimento 0-85° (3)
- Torneira descarga água (4)
- Pés de ajuste (5)

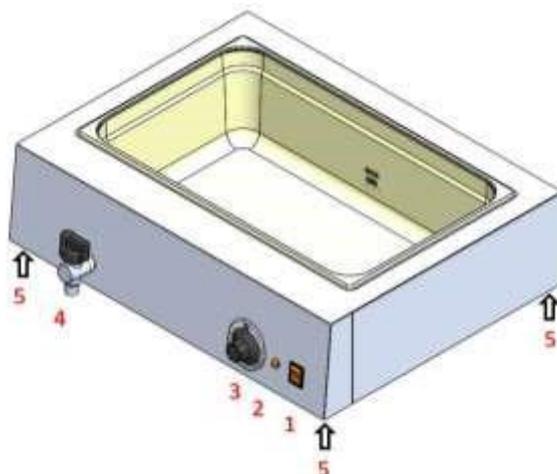

2.1 Tabela de Características:

Modelo	Dim. Produto LxPxA (mm)	Tamanho/nº máximo de cubetas	Capacidade agua (lts)	Peso Bruto (Kg)	Peso Liq. (Kg)	Potência (W)	Tens. (V/Hz)	Dim. Embalagem LxPxA (mm)
Banho-Maria GN 1/1 L450	600x455x182	2xGN 1/2 100 3xGN 1/3 100 6xGN 1/6 100	6	9,3	8,1	800W	230/50Hz	650x525x310

NOTA: cubetas gastronorm não incluídas (vendidas em separado).

2.2. Ligações necessárias

Ligação elétrica com ligação à terra de proteção

Ligação equipotencial à terra de proteção

2.3. Localização de uso

Usar sobre bancada ou mesa de construção sólida.

Escolher um local seco onde a equipamento não possa entrar em contacto direto com água.



Nunca dirigir jatos de água ao equipamento.

Colocar o equipamento numa superfície estável e nivelada.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos **se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira insegura e compreendido os perigos envolvidos.**



As crianças não devem brincar com o aparelho.

2.4. Desembalar

Remover todo o material protetor da embalagem. Verifique o equipamento.

Retirar os plásticos de proteção do aço inox. Limpar o exterior do equipamento com um pano húmido.

Eliminar o material protetor e o da embalagem de modo seguro, por serem fontes potenciais de perigo.

2.5. Instalação elétrica

Verificar que os dados indicados na chapa de características do equipamento correspondem com a voltagem e frequência da fonte de alimentação.

Ligar o equipamento a um circuito elétrico com ligação terra!

Ligar o equipamento a uma instalação fixa. Nunca ligar o equipamento a fichas múltiplas, adaptadores do tipo T ou extensões.

Seguir as normas em vigor no país em que se encontra



Na parte posterior do aparelho existe um terminal marcado com o símbolo  que permite a ligação equipotencial entre diversos aparelhos.

3. Instruções de funcionamento

- Antes de utilizar o aparelho deve retirar todo o plástico de protecção envolvente e limpar as partículas de cola com produtos não abrasivos, para não danificar o aparelho.
- Ao escolher o local onde vai colocar o aparelho, deve certificar-se que este se encontra nivelado.
- Antes de ligar o aparelho á rede eléctrica, certifique-se que a tensão de alimentação referida na placa de características corresponde á da rede e verifique se a tomada suporta a corrente do aparelho.
- Nunca operar o aparelho com mãos molhadas!
- Ligar o aparelho a uma tomada, adequada à ficha com a qual é fornecido.
- Colocar agua no interior da cuba até nível próximo do máximo.
- Ligar o interruptor
- Para efetuar a regulação da temperatura rodar o manípulo do termostato para a valor desejado.



Durante a utilização é normal que se vá perdendo água por evaporação, garantir a reposição da mesma, nunca permitindo que o aparelho funcione abaixo do nível de mínimo (MIN).

4. Limpeza

- Sempre que efectuar a limpeza do aparelho, certifique-se que o cabo da alimentação está desligado da corrente e que o aparelho está completamente frio.
- Limpar o exterior do banho maria com um pano húmido e um pouco de detergente.
- As grelhas e o tabuleiro podem ser emersos em água para uma limpeza mais eficaz.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.



Durante a limpeza do aparelho não utilize jatos de água pois corre o risco de atingir a parte elétrica.



A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

5. Manutenção



Só pessoas devidamente qualificadas e credenciadas podem efetuar a instalação e reparações do equipamento.



O fabricante não é responsável por danos que resultem de reparações e outras intervenções efetuadas por pessoas não qualificadas.



A instalação e intervenções de reparação devem cumprir rigorosamente com os regulamentos de segurança locais e nacionais em vigor.



Nas intervenções de reparação deveram ser usados somente acessórios originais.

5.1. Substituir o cabo de alimentação



Caso o cabo de alimentação se danifique, este deve ser substituído unicamente por um reparador autorizado ou pelo fabricante.

- Cabo do tipo H07RN-F 3G 1,5 mm².

6. GARANTIA

- O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/manuseio do equipamento.
- O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efetuada pelo utilizador.

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

PNH BY PINHA

**RUA DO ALTO
VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 690 190
geral@pnh-bypinha.pt**